



## **Uso de Equipamentos - Autoclave**

1. Verifique o equipamento antes de ligar – condições de uso e em caso de problemas registre ocorrência.
2. Registre sempre o uso em livro próprio com identificação de data, nome do usuário e laboratório.
3. Antes de utilizar verificar:
  - a. Ligação a energia elétrica,
  - b. Nível da água cobrindo a resistência com folga – completar com água destilada sempre que possível.
4. Acondicionar corretamente o material para autoclavar.
5. Fechar corretamente todas as tarraxas utilizando pressão similar.
6. Verificar se a válvula está aberta antes de ligar o equipamento.
7. Proceder seu ciclo de autoclavação.
8. Desligar o equipamento ao final do ciclo no botão de liga/desliga.
9. Aguardar a queda da pressão e temperatura para abrir a válvula e posteriormente o equipamento.

### **TROCA DA ÁGUA**

1. Sempre que autoclavar material contaminado.
2. Sempre que ocorrer derramamento de substâncias.

**OBS: Todas as sextas-feiras drenar totalmente a água.**

**FAVOR FIXAR EM TODOS OS LABORATÓRIOS DO CMB**

Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico